

取扱説明書

No.105-0250	ニュートンばねばかり	2.5 N -12 K (12 本組)
No.105-0251	//	5 N -12 K (//)
No.105-0252	//	10 N -12 K (//)
No.105-0254	//	20 N -12 K (//)

この度は **ケニス ニュートンばねばかり** をお買上げ頂き有難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読み頂き、注意事項を守って頂きますようお願い致します。
なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管して下さい。

【商品概要】

- キログラム (kg) とニュートン (N) の両方の単位の入ったばねばかりの 12 本組です。
- 本体は透明プラスチック製で、中の構造を観察することができます。
- 垂直・平面両方で使えるように、一部フラットになっています。
- 0点調節機構付です。

【商品仕様】

＜ばねばかり＞


コード	105-0250	105-0251	105-0252	105-0254
型式	2.5 N -12 K	5 N -12 K	10 N -12 K	20 N -12 K
ニュートン	2.5 N	5 N	10 N	20 N
秤量	250 g	500 g	1 kg	2 kg
最小目盛	0.05 N / 5 g	0.1 N / 10 g	0.2 N / 20 g	0.4 N / 40 g
カラー	青	緑	茶	赤

＜収納ケース＞

材 質	ポリプロピレン製 227 × 136 × 113 mm
-----	-----------------------------

【使用方法（実験前操作）】

- はかり上部の「0点調節ネジ」を回し指標を目盛の0の位置に合わせます。
※垂直使用の場合は垂直に、水平使用の場合は水平にして0点調節を行って下さい。
- ※平面で使用する際には、N単位面を上面にして使用して下さい。

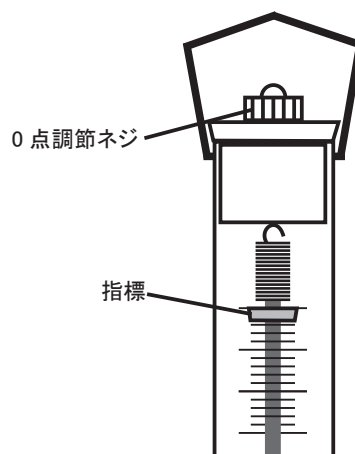

注意

- ・本器を力の測定以外の用途に使用しないで下さい。
- ・最大目盛以上の力をかけないで下さい。
- ・急激に力をかけたり抜いたりしないで下さい。

外観・仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。



ケニス株式会社

製品に関するお問い合わせは・・・

kikaku@kenis.co.jp まで
1811SS ver05