

No.138-0761 ステンレス薬品庫 NSG (上・下段) No.138-0766 ステンレス薬品庫 NSG-D (上・下段) 付属部品について

この度は、ケニス ステンレス薬品庫 NSGをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本紙をご参考に付属部品が揃っていることをご確認ください、安全かつ確実に取付けを行ってください。
※ご使用前に、薬品庫取扱説明書(別紙)をよくお読み下さい。

～ 付属部品 ～ ・部品が揃っていることをご確認ください。

上段

部品名	個数
専用鍵	2
棚板	2
① 棚板固定金具	8
② 壁固定金具	2
③ 上下連結金具	2



① 棚板固定金具




② 壁固定金具



③ 上下連結金具

下段

部品名	個数
鍵(左扉用)	2
鍵(右扉用)	2
鍵(内扉用)	2
棚板	4
① 棚板固定金具	16
④ 床固定金具	4
⑤ 薬品整理箱(500ml用 12本立)	1
⑥ 砂皿	2

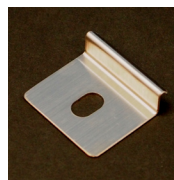

④ 床固定金具



⑤ 薬品整理箱
(500ml用 12本立)



⑥ 砂皿

※ 138-766 ステンレス薬品庫 NSG-D の
棚板固定金具は 12 個です。

～ 別途準備物 ～ ・下記の物をご用意ください。

・プラスドライバー ・スパナ ・アンカーボルト ・モンキーレンチ 等

※床・壁の材質にあったものをご用意ください。有効穴径：壁固定金具 5mm 床固定金具 8.2mm

～壁固定金具を使った固定方法～ ・図2の○の箇所に、壁固定金具を取り付けます。

- 1、本体側：上段本体(図2の○の箇所)に、付属している袋ナット・スプリングワッシャー・ワッシャー・ネジを外します。
- 2、本体側：上段本体に、壁固定金具(楕円穴側)をネジで仮止めします。
※本体にネジきり穴があいています。
- 3、壁側：アンカーボルト等(別途)で、壁固定金具を壁に固定します。
- 4、本体側：仮止めしていた上段本体のネジを、しっかりと固定し直します。
- 5、本体側：ネジにワッシャー・スプリングワッシャーの順に通し、袋ナットを締めます。
※図1参照

～上下連結金具を使った固定方法～ ・図2の□の箇所に、床固定金具を取り付けます。

- 1、下段側：下段本体(図2の□の箇所)に、付属している袋ナット・スプリングワッシャー・ワッシャー・ネジを外します。
- 2、上段側：上段本体に、上下連結金具を引っ掛けて取付けます。
- 3、下段側：下段本体に、上下連結金具をネジでしっかり固定します。
- 4、下段側：安全のため、袋ナットでネジ先を保護します。
ワッシャー・スプリングワッシャーを順に通し、袋ナットを締めます。
※図1参照

～床固定金具を使った固定方法～

・図2の△の箇所に、床固定金具を取り付けます。

- 1、本体側：下段本体(図2の△の箇所)に床固定金具を引っ掛けます。
- 2、床側：アンカーボルト等(別途)で、しっかりと床に固定します。

図1

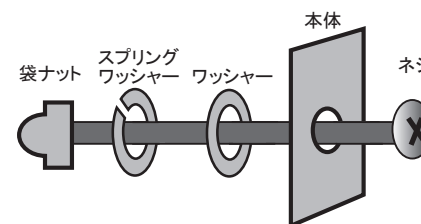


図2

