

No. 138-0790 薬品庫 NE2(下段) 固定金具



[付属品一覧]

L型金具	付属ネジ
4個	【床固定】 長ネジ……………12個(予備4個含む) 平ワッシャ……………12個(予備4個含む) トラスネジ……………8個 ナット……………8個
2個	【壁固定】 トラスネジ……………4個 ナット……………4個

* 壁面用ネジは付属していません。壁の材質に合わせてご用意下さい。
* 付属の長ネジは木材の床用です。その他の材質の場合は別途ご用意下さい。



L型金具



長ネジ



平ワッシャ



トラスネジ



ナット

【壁固定方法】

壁の材質に合わせてネジをご用意下さい。

トラスネジ→L字金具→本体側面→ナットの順でネジ留めして下さい。



ナット



トラスネジ

L型金具

【床固定方法】

トラスネジ→L字金具→本体側面→ナットの順でネジ留めして下さい。



ナット



トラスネジ

L型金具

長ネジ→平ワッシャ→L字金具→床の順でネジ留めして下さい。



平ワッシャ



長ネジ

※外観・仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

No. 138-0790 薬品庫 NE2(下段) 固定金具



[付属品一覧]

L型金具	付属ネジ
4個	【床固定】 長ネジ……………12個(予備4個含む) 平ワッシャ……………12個(予備4個含む) トラスネジ……………8個 ナット……………8個
2個	【壁固定】 トラスネジ……………4個 ナット……………4個

* 壁面用ネジは付属していません。壁の材質に合わせてご用意下さい。
* 付属の長ネジは木材の床用です。その他の材質の場合は別途ご用意下さい。



L型金具



長ネジ



平ワッシャ



トラスネジ



ナット

【壁固定方法】

壁の材質に合わせてネジをご用意下さい。

トラスネジ→L字金具→本体側面→ナットの順でネジ留めして下さい。



ナット



トラスネジ

L型金具

【床固定方法】

トラスネジ→L字金具→本体側面→ナットの順でネジ留めして下さい。



ナット




トラスネジ

L型金具

長ネジ→平ワッシャ→L字金具→床の順でネジ留めして下さい。



平ワッシャ

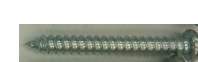

長ネジ

※外観・仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。