

No. 138-0791 薬品庫 NG2(上下段セット) 固定金具



[付属品一覧]

L 型金具	付属ネジ
4 個	【床固定】 長ネジ……………12 個 (予備 4 個含む) 平ワッシャ……………12 個 (予備 4 個含む) トラスネジ……………8 個 ナット……………8 個
2 個	【壁固定】 トラスネジ……………4 個 ナット……………4 個
—	【上下連結】 アプセットボルト…4 個

* 壁面用ネジは付属しておりません。壁の材質に合わせてご用意下さい。
* 付属の長ネジは木材の床用です。その他の材質の場合は別途ご用意下さい。



L 型金具



長ネジ



平ワッシャ



トラスネジ



ナット




アプセットボルト

【上下連結方法】

※下段の天面には四隅にハーフパンチ加工を施しています。
ドライバー等を充てがい、ハンマーでたたき、穴をあけて下さい。

下段の庫内からアプセットボルトを通してネジ留めして下さい。

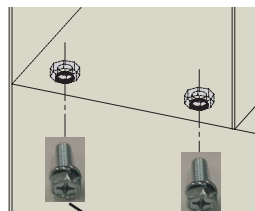

アプセットボルト

No. 138-0791 薬品庫 NG2(上下段セット) 固定金具



[付属品一覧]

L 型金具	付属ネジ
4 個	【床固定】 長ネジ……………12 個 (予備 4 個含む) 平ワッシャ……………12 個 (予備 4 個含む) トラスネジ……………8 個 ナット……………8 個
2 個	【壁固定】 トラスネジ……………4 個 ナット……………4 個
—	【上下連結】 アプセットボルト…4 個

* 壁面用ネジは付属しておりません。壁の材質に合わせてご用意下さい。
* 付属の長ネジは木材の床用です。その他の材質の場合は別途ご用意下さい。



L 型金具



長ネジ



平ワッシャ



トラスネジ



ナット




アプセットボルト

【上下連結方法】

※下段の天面には四隅にハーフパンチ加工を施しています。
ドライバー等を充てがい、ハンマーでたたき、穴をあけて下さい。

下段の庫内からアプセットボルトを通してネジ留めして下さい。

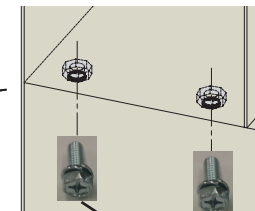

アプセットボルト

【壁固定方法】

壁の材質に合わせてネジをご用意下さい。

トラスネジ→L字金具→本体側面→ナットの
順でネジ留めして下さい。



ナット



トラスネジ

L型金具

【床固定方法】

トラスネジ→L字金具→本体側面→ナット
の順でネジ留めして下さい。



ナット



トラスネジ

L型金具

長ネジ→平ワッシャ→L字金具→床の順で
ネジ留めして下さい。



平ワッシャ



長ネジ

【壁固定方法】

壁の材質に合わせてネジをご用意下さい。

トラスネジ→L字金具→本体側面→ナット
の順でネジ留めして下さい。



ナット



トラスネジ

L型金具

【床固定方法】

トラスネジ→L字金具→本体側面→ナット
の順でネジ留めして下さい。



ナット



トラスネジ

L型金具

長ネジ→平ワッシャ→L字金具→床の順で
ネジ留めして下さい。



平ワッシャ



長ネジ

※外観・仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

※外観・仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。