



1-143-0095

## 雲のでき方実験器 R I C

標準価格(税抜)

¥9,800

(税込：¥10,780)

- フラスコに少量の水と線香の煙を入れてゴム栓で栓をした後、注射器のピストンを強く引くと、実験槽内の空気が膨張して白くくもり、雲の発生を簡単に確認できます。
- 付属の電子温度計で、雲が発生する時のフラスコ内の温度変化を同時測定することができます。

注射器	大型注射器 プラスチック製 100mL チューブ30cm付
実験槽	丸底フラスコ300mL 2穴ゴム栓付
温度計	デジタル温度計 -50~150℃ 分解能0.1℃
付属	線香5本 単4電池×1 (温度計用)

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.