

取扱説明書

No. 145-0915 偏光装置付拡大鏡 DPL

この度は**ケニス 偏光装置付拡大鏡 DPL**をお買い上げいただき有難うございます。
実験前にはこの説明書を必ず読んで注意事項を守って頂きますようお願い致します。
また、この説明書はお読みになった後もいつもお手元においてご使用ください。



注意

この指示に従わず誤った取扱いをすると、人的傷害や物的損害が発生する可能性があります。大変危険です。
ご使用前に必ず注意内容をお読みいただき、守っていただきますようお願いいたします。

- 顕微鏡を運搬するときや各部の操作の際、衝撃を与えないよう取扱いは慎重に行ってください。また落下させないように慎重に取扱ってください。
- 振動の少ないところに置き、直射日光の当たる所やほこりの多い所、高温・多湿の場所での使用は避けてください。
- レンズの清掃は、ほこりを柔らかい毛筆（刷毛）で払うか、レンズペーパーをご使用ください。指紋または油類の汚れの場合のみ、無水アルコール（エタノール、メタノールのどちらでもよい）を柔らかい清潔な木綿布かレンズペーパー、またはガーゼにわずかに含ませてから拭いてください。
- アルコールは引火性が高いので、取扱いには十分注意してください。
- 湿気が少なくカビの発生しにくい場所に保管してください。

※外観・仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

<商品概要>

- 岩石薄片の観察を手軽にできる偏光装置付拡大鏡です。
- ラックピニオン式で細かいピント調整が行えます。
- 接眼レンズ径が広く観察しやすくなっています。

<商品仕様>

倍率	10倍
焦点調節	ラックピニオン式 ルーペ上下動
ステージ	360° 回転ステージ
照明装置	強弱切替式LED光源（単4電池×2）
大きさ	140×140×170mm ケース：150×150×170mm





<使用方法>

- ①接眼レンズをアナライザー付接眼レンズホルダへ差し込みます。
- ②回転ステージ上のクリップにプレパラートを挟みます。
- ③光源装置の電源を入れます。
※最初は弱で観察して頂き、暗い場合は強にしてください。
- ④粗動ハンドルを回してピントを合わせます。

<偏光装置の使い方>

- ①光源装置の向きを正面に合わせ、光源装置側面に付いている矢印マークをベース部の角度ラインに合わせます（図2・3参照）。
- ②光源装置の電源を弱に合わせます。
- ③アナライザー調節ツマミを緩めます。アナライザー付接眼レンズホルダを覗きながら回転させると、明るくなったり暗くなったりします（図1参照）。一番暗くなる位置に合わせてツマミで固定します（直交ニコル）。
- ④接眼レンズをアナライザー付接眼レンズホルダへ差し込みます。
- ⑤回転ステージ上のクリップにプレパラートを挟み、粗動ハンドルを回してピントを合わせます。
- ⑥回転ステージを回転させると、色が変化する様子を観察することができます。
- ⑦光源装置を90°回転させ、光源装置側面の矢印マークを本体正面の角度ラインに合わせると開放ニコルで観察することができます（図4参照）。

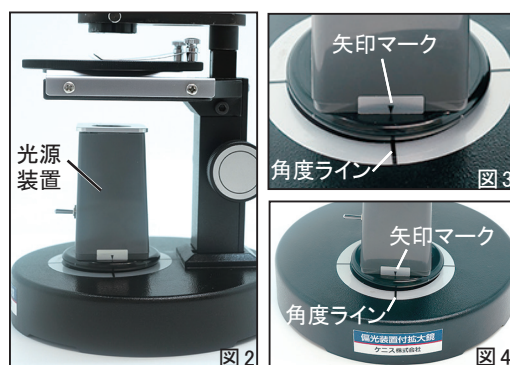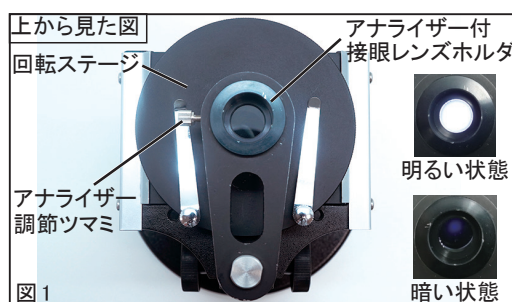

偏光装置付拡大鏡 DPL 保証書

本製品は、当社の厳密な検査に合格したものであることを証明し品質の保証を致します。万一ご購入年月日より1ヵ年以内に当社の責任と認められる故障を生じた場合は、本保証書を提示くだされば保証規定により無償修理を致します。

ご購入年月日： 年 月 日

ご 購 入 者：氏名

住所

販 売 店：氏名

住所

※必ず販売店の捺印を受けてください。その際、ご購入年月日をご記入ください。

〔保証規定〕

1. 修理の際は必ず本保証書を添付の上お申し付けください。ご提示のない場合は、本保証書の無料修理の有効期間内でも有料となります。
2. 本保証書の無料修理期間後は、有料修理となります。
3. ご購入店名、ご購入年月日、ご購入者氏名及び住所の記入のない場合、及びそれらを訂正した場合は無効となります。
4. 故障原因が次の場合は、保証範囲の枠外となり有料となります。
 - ①乱用または使用法の誤りによる故障
 - ②天災、火災、地変等による故障
 - ③当社以外での修理改造、分解清掃等による故障
 - ④ショックまたは加圧、並びに保存上の不備による故障
 - ⑤その他、上記各項に準ずる場合
5. ランプ等の消耗品類及びそれらに起因する故障または損害には本保証書は適用されません。
6. 修理品の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
7. 本製品の故障に起因する付随的損害については補償致しかねます。
8. 日本国外へ持ち出された場合は、本保証書は適用されません。

※修理に際しましては修理箇所、内容を明確にご提示ください。

※保証書は紛失されましても再発行は致しませんので大切に保存してください。



ケニス株式会社

商品に関するお問い合わせは・・・

kikaku@kenis.co.jp まで

2107UJ