

取扱説明書

No. 150-0033

ニコン小型双眼実体顕微鏡ファールミニ（光源付）

この度は**ケニス**ニコン小型双眼実体顕微鏡ファールミニ（光源付）をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前に説明書を必ず読んで注意事項を守って頂きますようお願い致します。お読みになった後もいつも手元に置いてご使用下さい。

特 長

- ・ 小型で携帯性に優れたニコン小型双眼実体顕微鏡ファールミニの光源付です。
- ・ 光源は高輝度 LED 光源を採用、乾電池式なので携帯性に優れています。
- ・ 光源は着脱可能で、必要なときだけ使用することができます。

仕 様

照明装置：高輝度 LED 光源

照明電源：リチウム電池 CR2032

※ファールミニの仕様については別途取扱説明書をご参照下さい。

取り付け方法

1. 光源の本体部分をファールミニの下側よりはめ込みます。（図 1 参照）
2. 外すときは、本体に固定している U 型部分を下に押し下げようようにしてファールミニから外します。

収納方法

付属の携帯用ポーチに入れる場合は、ファールミニから光源を取り外して図 2 のようにファールミニのステージと接眼レンズの間に挟みこんで下さい。

電池の交換方法

電池を交換する場合は、電池ボックスの蓋をドライバーで外して下さい。
電池はリチウム電池 CR2032 型です。（図 3 参照）

※ ファールミニ本体についての説明は別途取扱説明書をご参照下さい。



LED 光源

図 1



図 2



電池ボックス蓋

図 3

取扱説明書

No. 150-0033

ニコン小型双眼実体顕微鏡ファールミニ（光源付）

この度は**ケニス**ニコン小型双眼実体顕微鏡ファールミニ（光源付）をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前に説明書を必ず読んで注意事項を守って頂きますようお願い致します。お読みになった後もいつも手元に置いてご使用下さい。

特 長

- ・ 小型で携帯性に優れたニコン小型双眼実体顕微鏡ファールミニの光源付です。
- ・ 光源は高輝度 LED 光源を採用、乾電池式なので携帯性に優れています。
- ・ 光源は着脱可能で、必要なときだけ使用することができます。

仕 様

照明装置：高輝度 LED 光源

照明電源：リチウム電池 CR2032

※ファールミニの仕様については別途取扱説明書をご参照下さい。

取り付け方法

1. 光源の本体部分をファールミニの下側よりはめ込みます。（図 1 参照）
2. 外すときは、本体に固定している U 型部分を下に押し下げるようにしてファールミニから外します。

収納方法

付属の携帯用ポーチに入れる場合は、ファールミニから光源を取り外して図 2 のようにファールミニのステージと接眼レンズの間に挟みこんで下さい。

電池の交換方法

電池を交換する場合は、電池ボックスの蓋をドライバーで外して下さい。

電池はリチウム電池 CR2032 型です。（図 3 参照）

※ ファールミニ本体についての説明は別途取扱説明書をご参照下さい。



LED 光源

図 1



図 2



電池ボックス蓋

図 3