

ケニス LED 双眼実体顕微鏡 PX-LED

ケニス LED 双眼実体顕微鏡 PX-LED-PC

このたびは、ケニス LED 双眼実体顕微鏡 PX-LED をお買い上げ頂き有難うございます。
顕微鏡を正しくお使い頂くため、この取扱説明書をお読み頂きますようお願い申し上げます。

各部の名称



特長

- ・落射 / 透過照明に充電式 LED を採用した回転変倍式の実体顕微鏡です。
- ・PX-LED-PC は、格納箱付です。PX-LED には、格納箱は付属していません。

仕様

型 式	PX-LED	PX-LED-PC
総合倍率	20 × 40 ×	
接眼レンズ	広視野 WF10 × (2 個組) 視野数 : 20	
対物レンズ	2 × 4 × (回転変倍式)	
鏡筒形式	双眼 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能	
焦準装置	ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル (スリッパハンドル機構付) WD : 65 mm	
ステージ	アクリル板 (片面白・片面黒) 消しガラス 95 mmφ	
照明装置	落射・透過照明 : 高輝度 LED 光源 充電式	
大きさ	120 × 210 × 280 mm 約 2.1 kg	
付 属	AC アダプタ ダストカバー 目当てゴム	
格納箱	-	プラスチックケース



ケニス株式会社

※使用方法等についてのお問い合わせは「kikaku@kenis.co.jp」までお願いします。



取扱い上の注意

①取扱いは慎重に

顕微鏡を運搬するときや各部の操作の際、衝撃を与えないよう取扱いは慎重に行ってください。また落下させないように慎重に取扱ってください。

②使用場所

振動の少ないところに置き、直射日光の当たる所やほこりの多い所、高温・多湿の場所での使用は避けてください。

③レンズの清掃

レンズの清掃は、ほこりを柔らかい毛筆（刷毛）で払うか、レンズペーパーをご使用ください。指紋または油類の汚れの場合のみ、無水アルコール（エタノール、メタノールのどちらでもよい）を柔らかい清潔な木綿布かレンズペーパー、またはガーゼにわずかに含ませてから拭いてください。

アルコールは引火性が高いので、取扱いには十分注意してください。

④使用しないとき

湿気が少なくカビの発生しにくい場所に保管してください。また、電池から液漏れし、使用できなくなる恐れがありますので、底面に入っている充電電池を外した状態で保管してください。

※付属の充電電池の寿命は約2年です。市販のニッケル水素充電電池（単三）と交換してください。

ケニス LED 双眼実体顕微鏡 PX-LED 保証書

本製品は、当社の厳密な検査に合格したものであることを証明し品質の保証を致します。万一ご購入年月日より1ヵ年以内に当社の責任と認められる故障を生じた場合は、本保証書を提示くだされば保証規定により無償修理を致します。

ご購入年月日： 年 月 日

ご 購 入 者：氏名

住所

販 売 店：氏名

住所

※必ず販売店の捺印を受けてください。その際、ご購入年月日をご記入ください。

〔保証規定〕

1. 修理の際は必ず本保証書を添付の上お申し付けください。ご提示のない場合は、本保証書の無料修理の有効期間内でも有料となります。
2. 本保証書の無料修理期間後は、有料修理となります。
3. ご購入店名、ご購入年月日、ご購入者氏名及び住所の記入のない場合、及びそれらを訂正した場合は無効となります。
4. 故障原因が次の場合は、保証範囲の枠外となり有料となります。
 - ①乱用または使用法の誤りによる故障
 - ②天災、火災、地変等による故障
 - ③当社以外での修理改造、分解清掃等による故障
 - ④ショックまたは加圧、並びに保存上の不備による故障
 - ⑤その他、上記各項に準ずる場合
5. ランプ等の消耗品類及びそれらに起因する故障または損害には本保証書は適用されません。
6. 修理品の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
7. 本製品の故障に起因する付随的損害については補償致しかねます。
8. 日本国外へ持ち出された場合は、本保証書は適用されません。

※修理に際しましては修理箇所、内容を明確にご提示ください。

※保証書は紛失されましても再発行は致しませんので大切に保存してください。