

取扱説明書

No.150-0424 顕微鏡保管庫（耐震固定具付）KH-50GTF

この度は **ケニス 顕微鏡保管庫（耐震固定具付）KH-50GTF** をお買上げ頂き有難うございます。
実験前にはこの説明書を必ず読んで注意事項を守って頂きますようお願い致します。
お読みになった後もいつもお手元においてご使用ください。

〔特長〕

- 中身が見える透明塩ビ扉の保管庫です。
- 中身が見えるので顕微鏡の状態や光源の消し忘れなどのチェックに便利です。
- 貼り付けるだけで固定ができるゲル付耐震固定具が付属しています。固定具の耐荷重は200kg（検証重量は400kg）で、顕微鏡保管庫の転倒防止策を簡単に行えます。

〔仕様〕

KH-50GTF		
大きさ	外寸	900×500×1800mm
	内寸	840×480×1670mm
重量	約45kg	
材質	スチールメラミン焼付塗装 透明塩ビ扉	
付属	棚板3枚 鍵 除湿剤（吸水量400ml×24個 約2年分） 顕微鏡保管庫ラベル 注意ラベル ゲル付耐震固定具×4	

※付属の顕微鏡保管庫ラベルとメーカーラベルを本体表面に貼ってください。（例：図1）

また、注意ラベルを扉の内側に貼ってください。

※付属の除湿剤がなくなった場合「除湿剤（ドライ＆ドライ）」をご購入ください。

※付属のゲル付耐震固定具（スーパータックフィット、図2）は、商品に添付の設置方法に従い顕微鏡保管庫の壁固定にご使用ください。



注意

【保管について】

- ・顕微鏡保管庫の設置場所は水平で、直射日光の当たらない場所にしてください。
- ・除湿剤は上、中、下段の3箇所に1個ずつ設置し、交換時期がきたら（除湿剤の容器に記載された「お取替え位置」まで液面がきたら）新しいものと交換してください。
- ・除湿剤の効果を保つ為、使用後は保管庫の扉を完全に閉じてください。
- ・万一の転倒を防止する為、収納台数が少ないときは下段から収納してください。

【鍵について】

- ・施錠する際は、扉が完全に閉じていることを確認してから施錠してください。
- ・扉を開けたまま鍵を施錠位置にした状態で、扉を閉じないでください。
- ・施錠された状態で無理に扉を開けようとししないでください。
- ・鍵を差し込んだままの状態にしないでください。怪我や衣服損傷の原因となります。
- ・鍵は紛失に備え、スペアキーをキーボックス等に何の鍵か解るように明記して保管することをおすすめします。

【扉について】

- ・扉の開閉は静かに行ってください。
- ・扉の開閉時は指をつめないように注意してください。
- ・使用後は扉を閉じてください。衝突、つまづき等による怪我の原因となることがあります。
- ・可動部の隙間に手を入れないで下さい。怪我をする恐れがあります。

【棚について】

- ・棚板は必ず水平にセットしてください。
- ・棚位置を変更する際は、棚の上のものを全て取り除いてから行ってください。
- ・棚板は4箇所のフックにより支持されています。下から突き上げたり、前に引き出したりしないでください。棚板が外れて大変危険です。

顕微鏡保管庫ラベル メーカーラベル



図1



※別紙の製品取扱説明書をご参照ください。

図2



図3

外観・仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。



ケニス株式会社

製品に関するお問い合わせは・・・

kikaku@kenis.co.jp まで

2009KM