



3-422-0156

N i c h i m a t e A
S P I R A T O R I I I
0 0 - N A S P - 3

標準価格(税抜)

¥146,000

(税込：¥160,600)

- 最大-600mmHgの到達真空度と26L/分の吸引力を発揮する、大容量の真空ポンプ式吸引器です。
- 真空計を見ながら調節ノブを回すことで、到達真空度（吸引速度）を調節できます。
- 誤って廃液をポンプ内部に吸い込んでしまうことを防ぐオーバーフロー防止機構とポンプ保護用エアフィルターを搭載しています。

※吸引速度は空気を基準にした値です。実際は液体であることや吸引経路の抵抗でこの値から下がります。

※ハンドオペレーターおよび各ノズル/チップ用アダプター、各チューブジョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレーブや乾熱滅菌はできません。

※本製品は紫外線耐性を備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。

※マイクロピペット用のディスプレイブルチップ（200～300μL）は、別途ご用意ください。

※本製品は水系溶媒や水に近い粘度の液体用です。粉末や高粘度・可燃性・腐食性等の液体を吸引しないでください。

※吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。また、ご使用後はきれいな水を700mLほど吸引して吸引経路内を洗浄してください。

吸引速度	～26L/分
リザーバー	約2500mL
真空度設定範囲	0～-600mmHg（0～-80kPa）
大きさ	248×475×350mm（ワンタッチチューブジョイントまでの高さ）
重量	約7.8kg（吸引チューブ・リザーバー・ハンドオペレーター含む）
電源	AC100V 50/60Hz 1.0A
消費電力	約45W
付属	電源ケーブル フットスイッチ エアフィルター（取付済） リザーバー 吸引チューブ（長・短/チューブジョイント含む）各1 ハンドオペレーター チップ用アダプタ（1ch・1chエジェクタ付・8ch）各1 ステンレスニードルノズル（1ch・8ch）各1

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.